

## Harici Karbon Dioksit Probu




### Özellikler

1. Prob aralığı: 0 ila 5000 ppm
2. Prob doğruluğu:  $\pm 50$  ppm

### Pakette neler var


CO<sub>2</sub> gazı probu

### Probun Hazırlanması

1. CO<sub>2</sub> probu adaptörünü Labdisc üzerindeki Mikro-USB harici prob girişine bağlayın. Adaptör kablosu bağlayıcısındaki USB işaretinin  yukarı baktığından emin olun.

2. Labdisc'i açın.

**3. CO<sub>2</sub> probunu ilk kez kullanıyorsanız - Labdisc'i AC/DC adaptörüne bağlayın ve en iyi doğruluğa ulaşmak için probu 24 saat ısınmaya bırakın.**


4. CO<sub>2</sub> probunu taktığınız harici prob girişinin üzerinde bulunan prob  tuşuna tıklayın. Bu tuşa iki prob simgesi varsa CO<sub>2</sub> probunu göstermek için iki kez basmanız gerekebilir.

5. Probun "ısınması" için 30 saniyeye ihtiyacı vardır. Bu süre zarfında Labdisc 5000 ppm gösterecektir. "Isınma" süresinden sonra Labdisc havalandırılan bir odada 350 ila 600 ppm gösterecektir.

6. CO<sub>2</sub> probunu kullanırken Labdisc her ölçümden önce probun 30 saniye boyunca ısınmasını önlemek için "uyku moduna" girmez.

7. Labdisc, CO<sub>2</sub> probu okumalarını "ppm" birimlerinde gösterir.

## **CO<sub>2</sub> Probuunu GlobiLab Uygulamayla Kullanma**

1. GlobiLab uygulamasını açın.
2. Labdisc'e USB veya Bluetooth iletişimi yoluyla bağlandığından emin olun.
3. Kaydedici kurulumu iletişim kutusunu açmak için Kurulum  simgesine tıklayın.
4. CO2 probu uygulama tarafından otomatik olarak tanımlanır.
5. Bu probu seçmek için CO2 probu simgesinin solundaki seçim düğmesine tıklamanız yeterlidir.

