


Harici Akım Probu

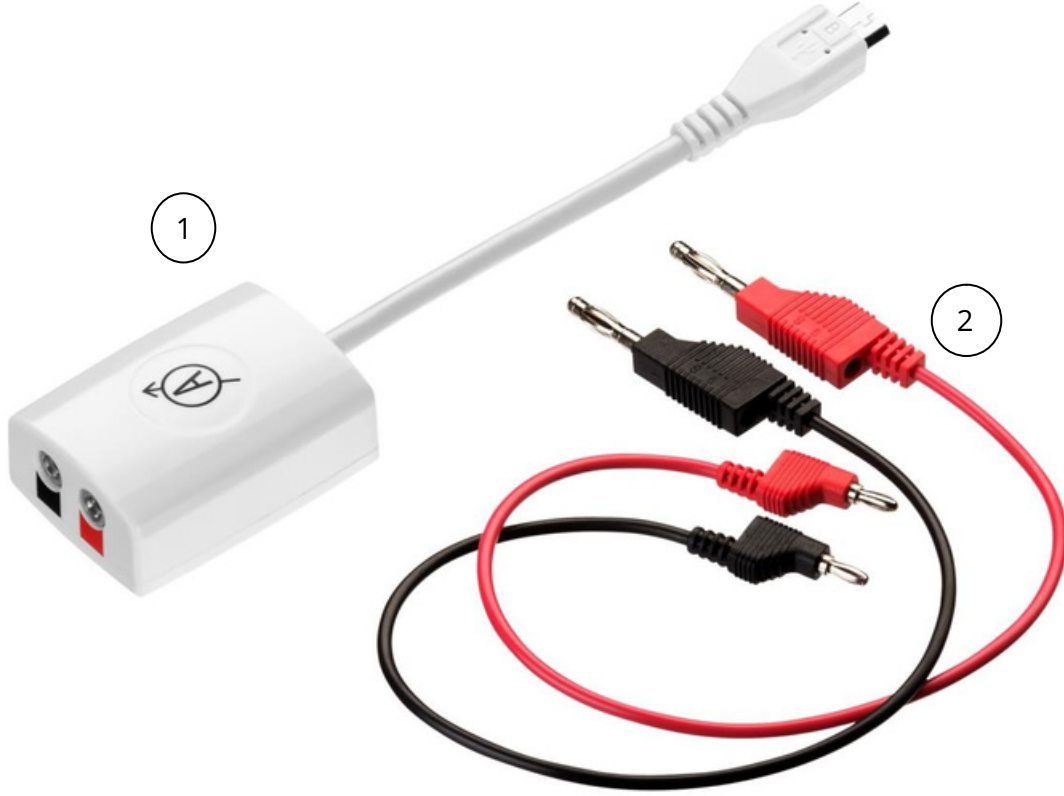


Özellikler

1. Prob aralığı: -150 mA ila +250 mA
2. Prob doğruluğu: \pm %4

Pakette neler var


- ① Akım probu adaptörü
- ② Bir çift kırmızı ve siyah banana kablosu

Probun Hazırlanması


1. Akım probu adaptörünü Labdisc üzerindeki Mikro-USB harici prob girişine bağlayın. Adaptör kablosu bağlayıcısındaki USB işaretinin  yukarı baktığından emin olun.
2. Kırmızı ve siyah banana kablolarını gerilim probunun diğer ucuna bağlayın.

Akım Probun Labdisc ile Kullanılması

1. Labdisc'i açın.
2. Labdisc Voltaj probu seviyesini okur. Sıfır civarında \pm %10 içindeyse Labdisc otomatik bir prob sapma ayarını yaparak sıfır değerini gösterir.
3. Banana kabloların diğer ucu deney düzeneğine bağlanabilir.

4. Akım probunun takılı olduđu harici prob girişinin üzerinde bulunan prob tuşuna  tıklayın. Bu tuşta iki prob simgesi varsa akım probunu göstermek için iki kez basılması gerekebilir.
5. Labdisc akım okumasını miliamper birimleri cinsinden gösterir.

Akım Probunu GlobiLab Uygulamasıyla Kullanılması

1. GlobiLab uygulamasını açın.
2. Labdisc'e USB veya Bluetooth iletişimi yoluyla bağlandığından emin olun.
3. Kaydedici kurulumu iletişim kutusunu açmak için Kurulum  simgesine tıklayın.
4. Akım probu uygulama tarafından otomatik olarak tanımlanır.
5. Bu probu seçmek için Akım probu simgesinin solundaki seçim düğmesine tıklamanız yeterlidir.

