

Harici Gerilim Probu




Özellikler

1. Prob aralığı: -10 V ila +10 V
2. Prob doğruluğu: $\pm\%2$

Pakette neler var


- ① Gerilim probu adaptörü
- ② Bir çift kırmızı ve siyah banana kablosu

Probun Hazırlanması

1. Gerilim probu adaptörünü Labdisc üzerindeki Mikro-USB harici prob girişine bağlayın. Adaptör kablosu bağlayıcısındaki USB işaretinin  yukarı baktığından emin olun..
2. Kırmızı ve siyah banana kablolarını gerilim probunun diğer ucuna bağlayın.

Gerilim Probunu Labdisc ile Kullanma

1. Labdisc'i açın.
2. Labdisc Voltaj probu seviyesini okur. Sıfır civarında $\pm\%10$ içindeyse Labdisc otomatik bir prob sapma ayarını yaparak sıfır değerini gösterir.
3. Banana kabloların diğer ucu deney düzeneğine bağlanabilir.


4. Gerilim probunun takılı olduđu harici prob girişinin üzerinde bulunan prob tuşuna  tıklayın. Bu tuşta iki prob simgesi varsa gerilim probunu göstermek için iki kez basılması gerekebilir.

5. Labdisc gerilim okumasını voltaj birimleri cinsinden gösterir.

Gerilim Probunu GlobiLab Uygulamasıyla Kullanma

1. GlobiLab uygulamasını açın.

2. Labdisc'e USB veya Bluetooth iletişimi yoluyla bağlandığından emin olun.

3. Kaydedici kurulumu iletişim kutusunu açmak için Kurulum  simgesine tıklayın.

4. Gerilim probu uygulama tarafından otomatik olarak tanımlanır.

5. Bu probu seçmek için Gerilim probu simgesinin solundaki seçim düğmesine tıklamanız yeterlidir.

