

Harici Nabız Probu




Özellikler

1. Prob aralığı: 0 ila 5 V
2. Prob doğruluğu: $\pm 2\%$

Pakette neler var

- ① Darbe probu adaptörü
- ② Kulak klipsi

Probun Hazırlanması


1. Nabız probu adaptörünü Labdisc üzerindeki Mikro USB harici prob soketine bağlayın. Adaptör kablosu bağlayıcısındaki USB işaretinin  yukarı baktığından emin olun.

2. Kulak klipsini Nabız probunun diğer ucuna bağlayın.

Nabız Probunu Labdisc ile Kullanma


1. Labdisc'i açın.

2. Kulak klipsini kulak memesine veya parmağınıza bağlayın. Nabız kaydı sırasında hareketsiz kaldığınızdan ve hareket etmediğinizden emin olun.

4. Nabız probunun takılı olduğu harici prob girişinin üzerinde bulunan prob tuşuna  tıklayın. Bu tuşa iki prob simgesi varsa nabız probunu göstermek için iki kez basılması gerekebilir.

5. Labdisc nabız okumasını voltaj birimleri cinsinden gösterir.

Nabız Probu GLOBILab Uygulamasıyla Kullanma

1. GLOBILab uygulamasını açın.
2. Labdisc'e USB veya Bluetooth iletişimi yoluyla bağlandığından emin olun.
3. Kaydedici kurulumu iletişim kutusunu açmak için Kurulum  simgesine tıklayın.
4. Nabız probu uygulama tarafından otomatik olarak tanımlanır.
5. Bu probu seçmek için nabız probu simgesinin solundaki seçim düğmesine tıklamanız yeterlidir.

