


Harici Sıcaklık Probu

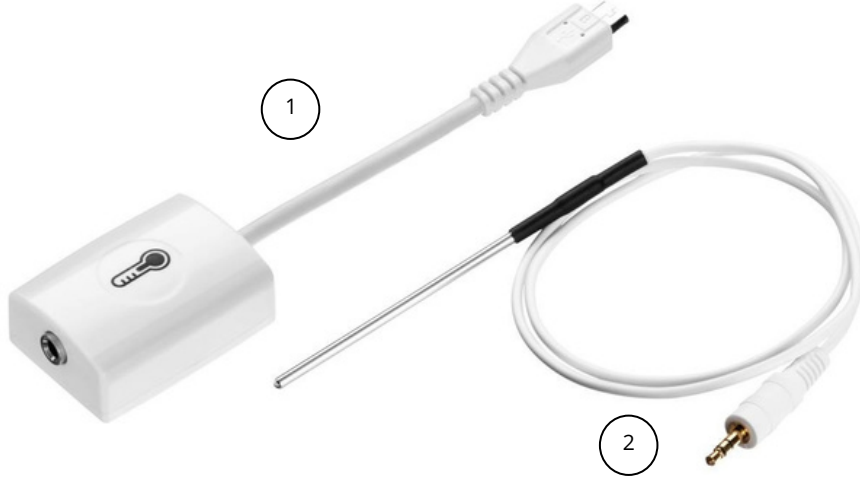


Özellikler

1. Prob aralığı: -25 ila 125 °C
2. Prob doğruluğu: ± 2 °C


Pakette neler var

- ① Sıcaklık probu adaptörü
- ② Sıcaklık probu


Probun Hazırlanması

1. Sıcaklık probu adaptörünü Labdisc üzerindeki Mikro-USB harici prob girişine bağlayın. Adaptör kablosu bağlayıcısındaki USB işaretinin  yukarı baktığından emin olun.
2. Sıcaklık probunu Sıcaklık probu adaptörünün diğer ucuna bağlayın.

Sıcaklık Probunun Labdisc ile Kullanılması

1. Labdisc'i açın.
2. Sıcaklık probunun takılı olduğu harici prob girişinin üzerinde bulunan prob tuşuna  tıklayın. Bu tuşa iki prob simgesi varsa sıcaklık probunu göstermek için iki kez basılması gerekebilir.
3. Labdisc'in yapılandırma ayarına bağlı olarak: Celsius veya Fahrenheit; Labdisc sıcaklık okumasını "°C" veya "°F" birimlerinde gösterecektir.

Sıcaklık Probu GlobiLab Uygulamasıyla Kullanma

1. GlobiLab uygulamasını açın.
2. Labdisc'e USB veya Bluetooth iletişimi yoluyla bağlandığından emin olun.
3. Kaydedici kurulumu iletişim kutusunu açmak için Kurulum  simgesine tıklayın.
4. Sıcaklık probu uygulama tarafından otomatik olarak tanımlanır.
5. Bu probu seçmek için Sıcaklık probu simgesinin solundaki seçim düğmesine tıklamanız yeterlidir.

