

## Harici Solunum Probu




### Özellikler

Prob aralığı: -200 ila +200 L/dak


### Pakette neler var

- ① Solunum probu
- ② Silikon ağızlık


### Probun Hazırlanması

1. Silikon ağızlığı yıkayın. İyice kurulaşın ve Solunum probunun üzerine takın
2. Gerilim probu adaptörünü Labdisc üzerindeki Mikro-USB harici prob girişine bağlayın. Adaptör kablosu bağlayıcısındaki USB işaretinin  yukarı baktığından emin olun.

### Solunum Probunu Labdisc ile Kullanma

1. Labdisc'i açın.
2. Solunum probunu taktığınız harici prob girişinin üzerinde bulunan prob tuşuna  tıklayın. Bu tuşa iki prob simgesi varsa, Solunum probunu göstermek için iki kez basılması gerekebilir.
3. Labdisc, prob aracılığıyla hava akış seviyesini okur. Sıfır civarında  $\pm\%10$  dahilindeyse Labdisc otomatik bir Solunum probu sapma ayarını gerçekleştirecek ve sıfır okuma gösterecektir.
4. Artık öğrenci ağızlığı takabilir ve Solunum probundan nefes alabilir.
5. Labdisc solunum hava akışı okumasını dakika başına litre (L/dak) birimi cinsinden gösterir.

## Solunum Probu GLOBiLab Uygulamasıyla Kullanma

1. GLOBiLab uygulamasını açın.
2. Labdisc'e USB veya Bluetooth iletişimi yoluyla bağlandığından emin olun.
3. Kaydedici kurulumu iletişim kutusunu açmak için Kurulum  simgesine tıklayın.
4. Solunum probu uygulama tarafından otomatik olarak tanımlanır.
5. Bu probu seçmek için Solunum probu simgesinin solundaki seçim düğmesine tıklamanız yeterlidir.

